


MONTÁŽ

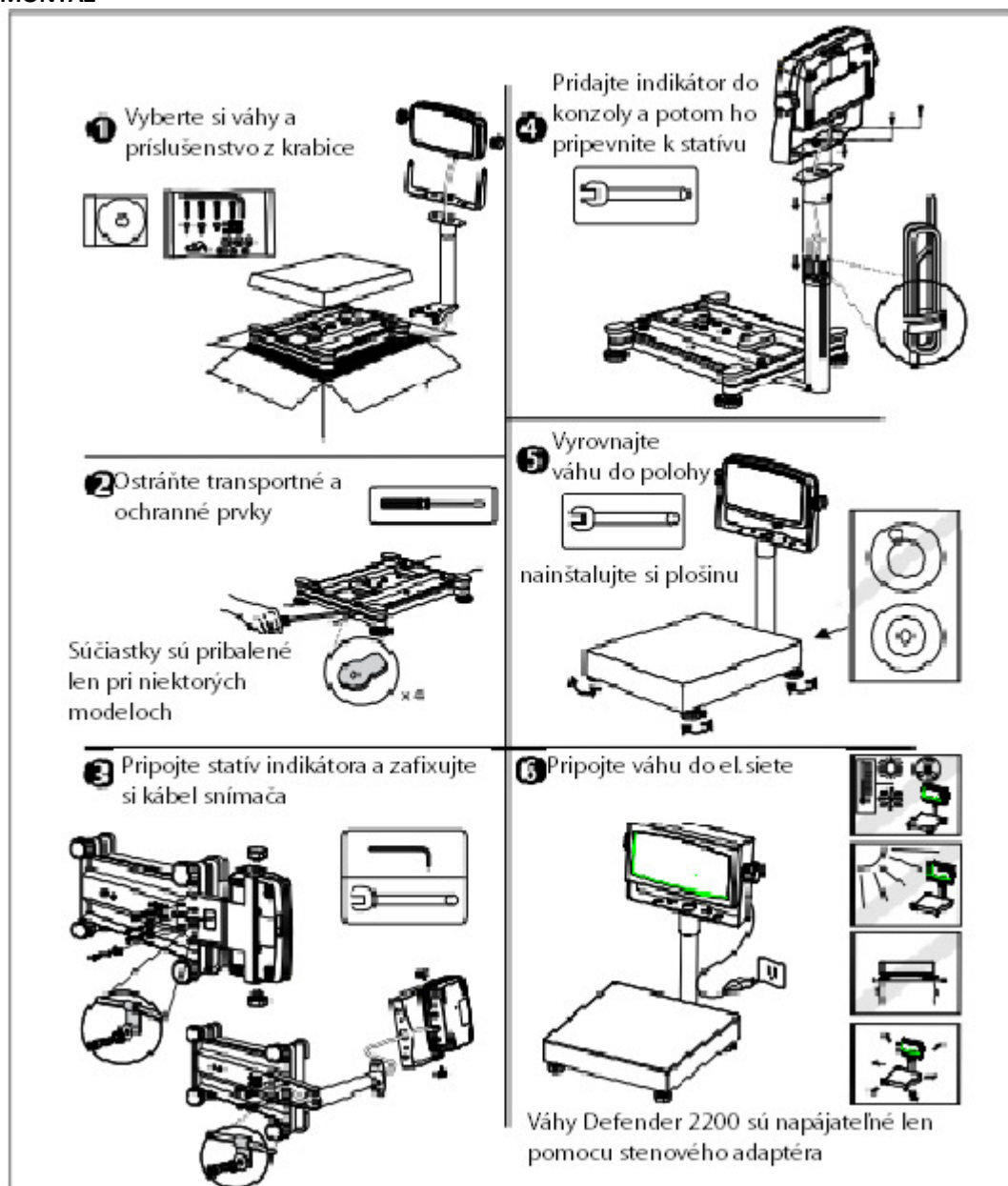


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte následující bezpečnostně nařízení::

Proveďte, zda vstupní napětí uvedené na AC adaptéru a typ zástrčky se shodují s lokálním zdrojem napětí.

- Přesvědčte se, že elektrická šňůra nepřekáží a nepředstavuje žádné riziko.
- Používejte pouze schválené příslušenství a periferie.
- Provozujte váhu v prostředí specifikovaném v tomto návodu.
- Před údržbou vypojte váhu ze zástrčky.
- Nepoužívejte váhu ve výbušných a nestabilních prostředích.
- Používejte váhu pouze v suchém prostředí
- Servis může být proveden pouze vyškolenou osobou

DISPLAY A TLAČÍTKA

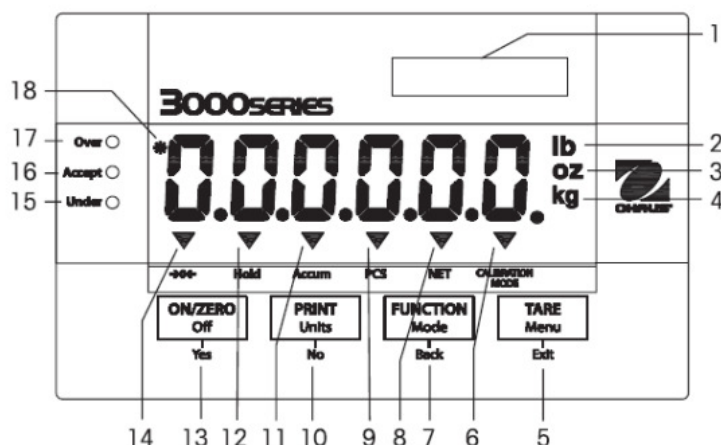


Číslo	Popis
1	Okénko pro umístění nálepky s údajem o kapacitě
2	Symbol liber (lbs).
3	Symbol uncí.
4	Symboly kilogramu, gramu.
5	Tlačítko TARE Menu.
6	Symbol režimu kalibrace.
7	Tlačítko FUNCTION Mode.
8	Symbol funkce NET (netto).
9	Symbol funkce PCS (kusy).
10	Tlačítko PRINT Units.
11	Symbol funkce sčítání.
12	Indikátor ustálení hodnoty hmotnosti.
13	Tlačítko ON/ZERO Off.
14	Indikátor středního bodu nuly.
15	Žlutá dioda pro indikaci nedostatečné hmotnosti.
16	Zelená dioda pro indikaci vyhovující hmotnosti.
17	Červená dioda pro indikace nadměrné hmotnosti.
18	Indikátor ustálení hodnoty hmotnosti.

Tlačítko	ON/ZERO Off Yes Yes	PRINT Units No No	FUNCTION Mode Back Back	TARE Menu Exit Exit
Základní funkce (krátký stisk)	ON/ZERO Terminál zapne. Pokud je terminál zapnutý, bude vynulován.	PRINT Pokud je AUTOPRINT (automatický tisk) nastaven na „Off“ (vypnutý), přenese aktuální hodnotu na připojení COM.	FUNCTION Spustí režim aplikace.	TARE Provede funkci tárování.
Doplňková funkce (dlouhý stisk)	Off Terminál vypne.	Units Změní jednotku hmotnosti.	Mode Umožňuje změnit režim aplikace. Stiskem a podržením tlačítka lze listovat mezi režimy.	Menu Vývolá uživatelskou nabídku. Zobrazení sledování počítadla událostí (dlouhý stisk).
Funkce v nabídce (krátký stisk)	Yes Potvrzuje aktuální nastavení zobrazené na displeji.	No Přejde na následující nabídku nebo položku nabídky. Zamítne aktuální nastavení zobrazené na displeji a přejde na následující nastavení, které je k dispozici.	Back Přejde zpět na předcházející položku nabídky. Snižuje hodnotu.	Exit Ukončí uživatelskou nabídku. Přerušuje právě probíhající kalibraci.

POUŽÍVÁNÍ:

Pro zapnutí indikátoru stiskněte a držte tlačítko ON / ZERO Off na dvě sekundy. Indikátor udělá test displeje, zobrazí aktuální softwarovou verzi, a zapne aktuální režim vážení.

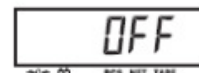


Na vypnutí indikátoru stiskněte a držte tlačítko ON / ZERO Off dokud se na displeji nezobrazí OFF

Stiskněte ZERO pro vynulování váhy. Váha musí být stabilní.

Při každém zapnutí, váhy se automaticky nulují.

Manuální tára: Pokud vážení předmět musí být umístěn v nádobě, váha si pomocí funkce tára uloží hmotnost nádoby. Položte prázdnou nádobu na váhu (např. 0.5 kg) a stiskněte tlačítko TARE. Na displeji se zobrazí netto váha.

Pro zrušení Hodnoty Tary, odstraňte předmět z váhy a stiskněte tlačítko TARE. Na displeji se zobrazí brutto hmotnost.

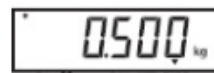


Vážení: Položte požadovaný předmět na váhu. Např. předmět váží 1.5 kg brutto váhy (viz.

obrázek).

Ověřte si přesnost váhy s kalibračním závažím. Pokud je váha nepřesná, třeba ji kalibrovat.

DALŠÍ OPERACE

Změna jednotky vážení: Stiskněte a držte tlačítko Print Units, pokud se požadovaná jednotka

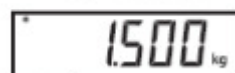

nezobrazí. V menu Jednotky se zobrazí pouze dostupné jednotky.

Tisk dat: Tlačení zobrazených dat tiskárnou, nebo posílání dat do počítače, vyžaduje nastavení v Menu Tisk.

Na poslání zobrazených dat do komunikačního portu, stiskněte tlačítko **Print Units** (**Auto-Print Režim musí být vypnutý**).

Reset (nastavit zpět)	No (ne), Yes (ano)
Baud Rate (přenosová rychlost)	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 , 19200
Parity (parita)	7 sudá, 7 lichá, 7 žádná, 8 žádná
Stop Bit (stop bity)	1 nebo 2
Handshake	Off (vypnutý), XON/XOFF
Stable only (pouze ustálené hodnoty)	Off (deaktivován), On (aktivován)
Auto Print (automatický tisk)	Off (vypnutý), On Stable (po ustálení) (-> Load (zátěž), Load and Zero (zátěž a nula)) Interval (intervalový) (-> 1...3600), Continuous (průběžný)
Content (obsah)	Gross (-> Off , On) (tisk hodnoty brutto hmotnosti) Net (-> Off , On) (tisk hodnoty netto hmotnosti) Tare (-> Off , On) (tisk hodnoty hmotnosti táry) Unit (-> Off , On) (tisk jednotky)
End Print (konec nastavení tisku)	Ukončení nabídky PRINT (tisk)

Aplikační režimy: Stiskněte tlačítko MODE na vstup do režimů vážení. WEIGH - tedy vážení je předdefinována režim vážení. Na displeji se zobrazí pouze režimy přístupné v Menu Režim.

Pro zapnutí ostatních režimů vážení třeba je povolit v MENU v sekci MODE. Pokud jste si povolili všechny nebo vybrané režimy vážení, pro přepínání mezi jednotlivými režimy stiskněte MODE.

Při úředně ověřených vahách jakými jsou modely Defender 2200 některé další režimy vážení (počítání kusů, kontrolní vážení, sčítání a display hold) mohou být zablokované.

NAVIGACE V MENU

Stiskněte a držte tlačítko Menu, dokud se MENU nezobrazí na displeji. Nejprve se na displeji zobrazí vrchní část menu.

Funkce tlačítek v režimu menu:

- **Yes** Umožňuje vstup do zobrazeného menu.

Akceptuje zobrazené nastavení a umožňuje vstup do dalších částí menu.

- **NO** Přeskočí zobrazené menu.

Odmítne zobrazené nastavení nebo části menu a umožňuje vstup do dalších částí menu.

- **Back** Přechod zpět mezi vrchními a středními úrovněmi menu.

- **Exit** Ukončení menu, návrat do aktivního vážicího režimu.

STRUKTURA MENU